
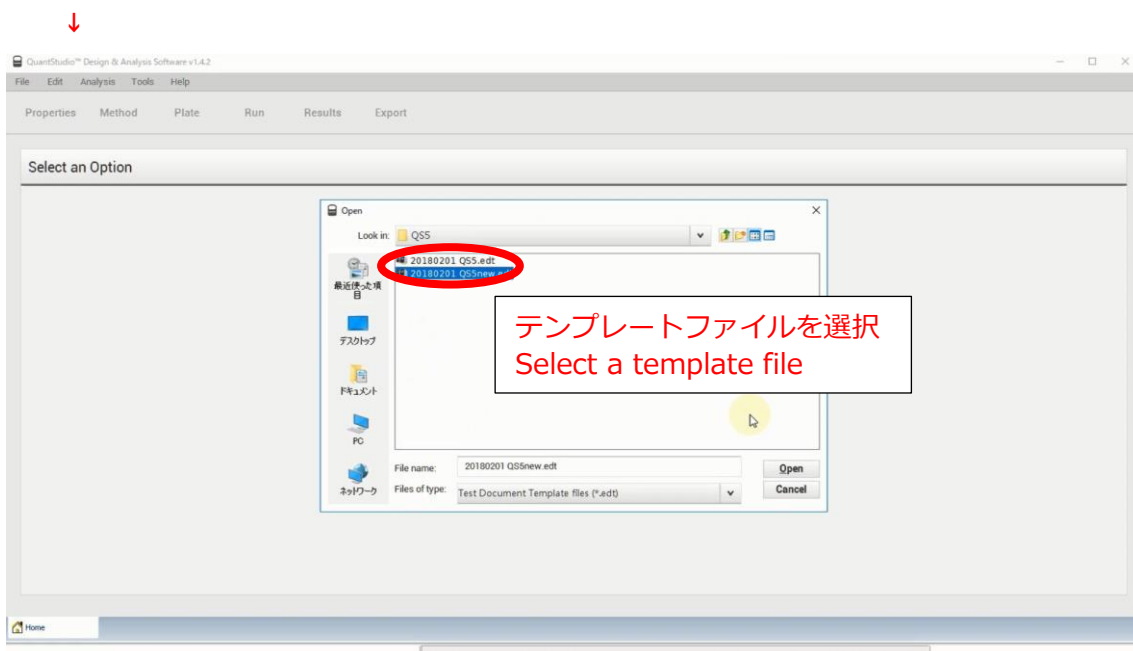


QuantaStudio3 QuantaStudio5 ソフトウェア使用手順

Procedure for QuantaStudio software


1. QuantaStudio ソフトウェアを起動する
Start up the QuantaStudio software

2. テンプレートファイルを選択する
Select a template file

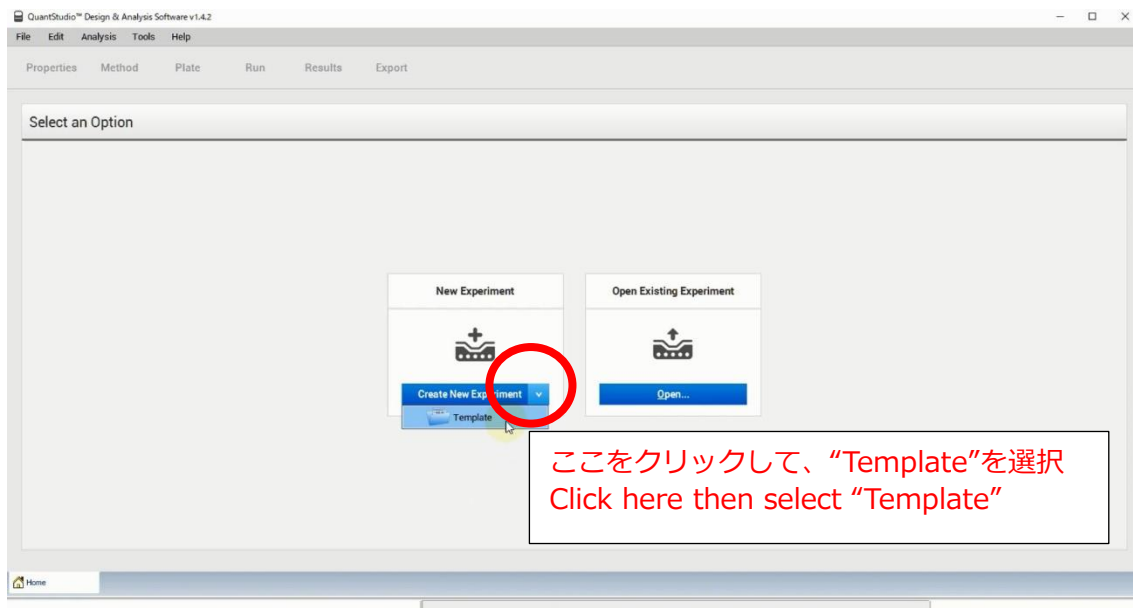


3. 実験名称を入力する

Enter an experimental name

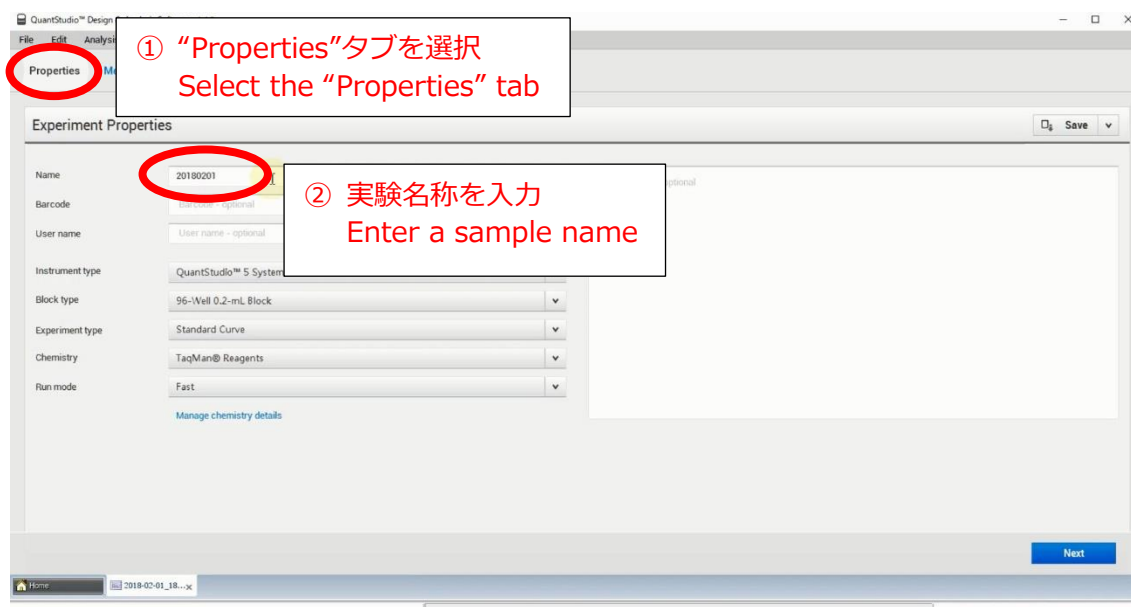

4. プレートを設定アップする。

Set up the plate settings

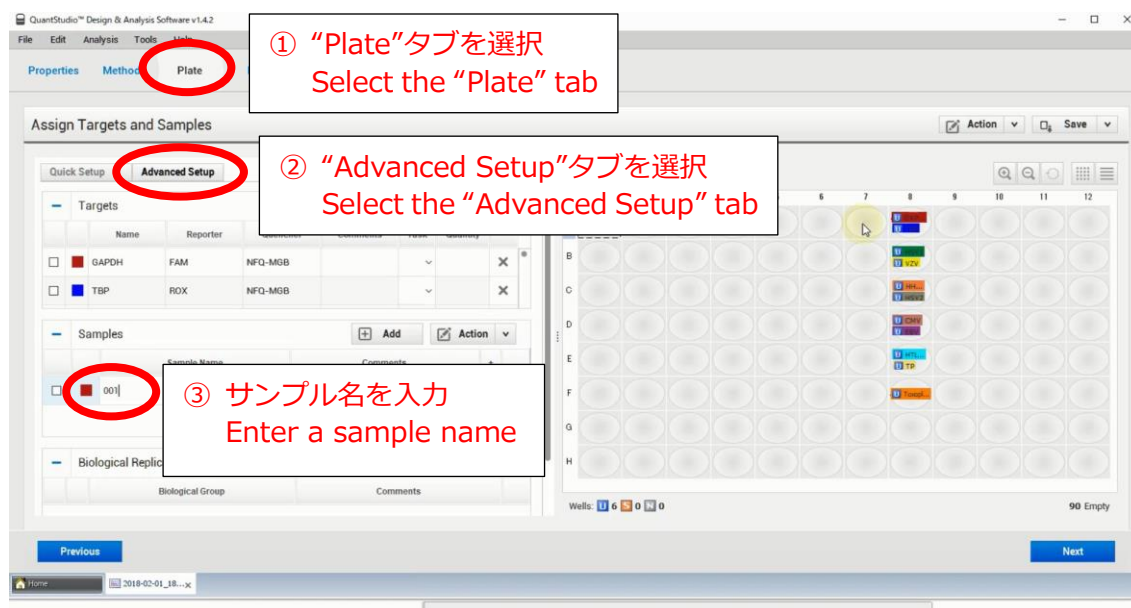

④ 測定対象ウェルを全て選択
Select all well targeted for measurement

⑤ チェックボックスを ON
Turn on the check box

4. 測定を開始する。

Start measurement

① "RUN"タブを選択
Select "RUN" tab

② "START RUN"ボタンを押下
Click the "START RUN" button

5. 測定結果を確認する。

Confirm the measurement results

