


# QuantaStudio ソフトウェア使用手順

## Procedure for QuantaStudio software



1. QuantaStudio ソフトウェアを起動する  
Start up the QuantaStudio software


2. テンプレートファイルを選択する  
Select a template file

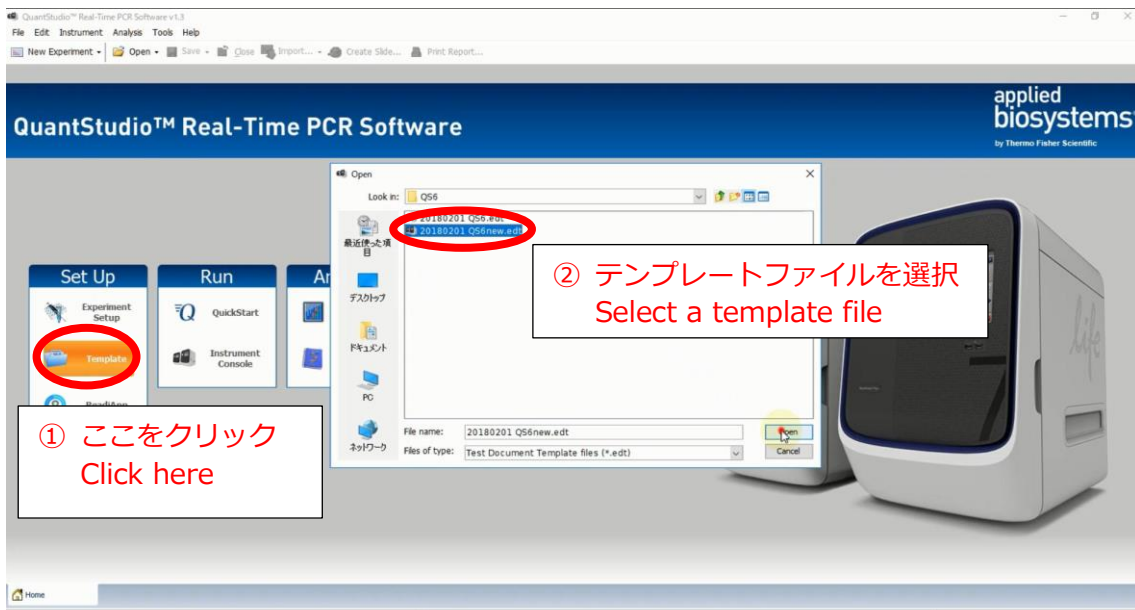

### 3. プレートをセットアップする。


#### Set up the plate settings

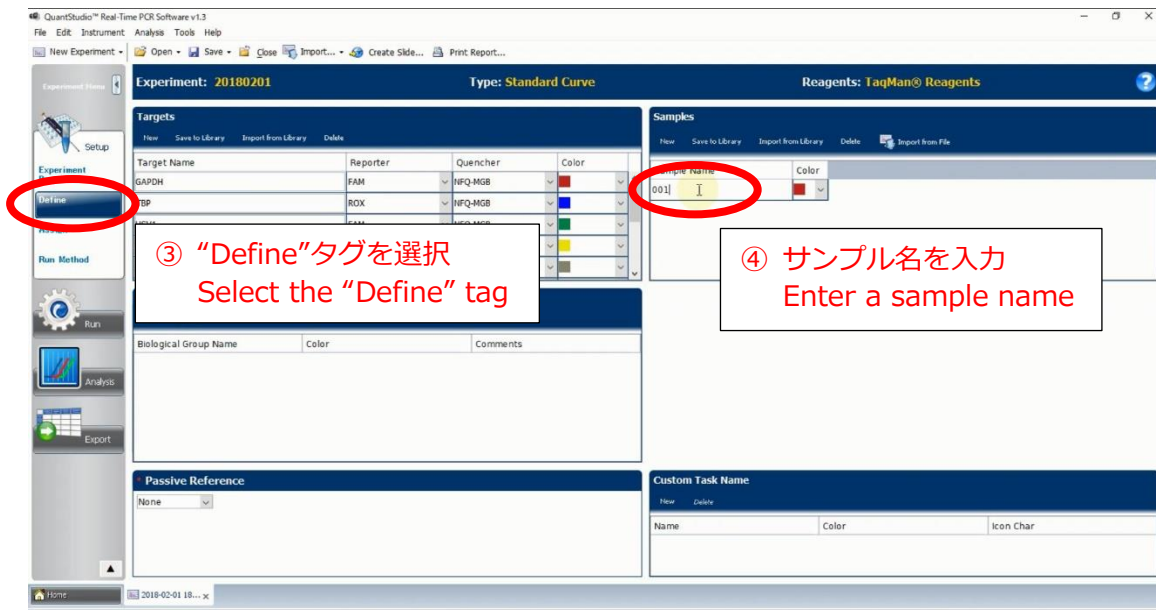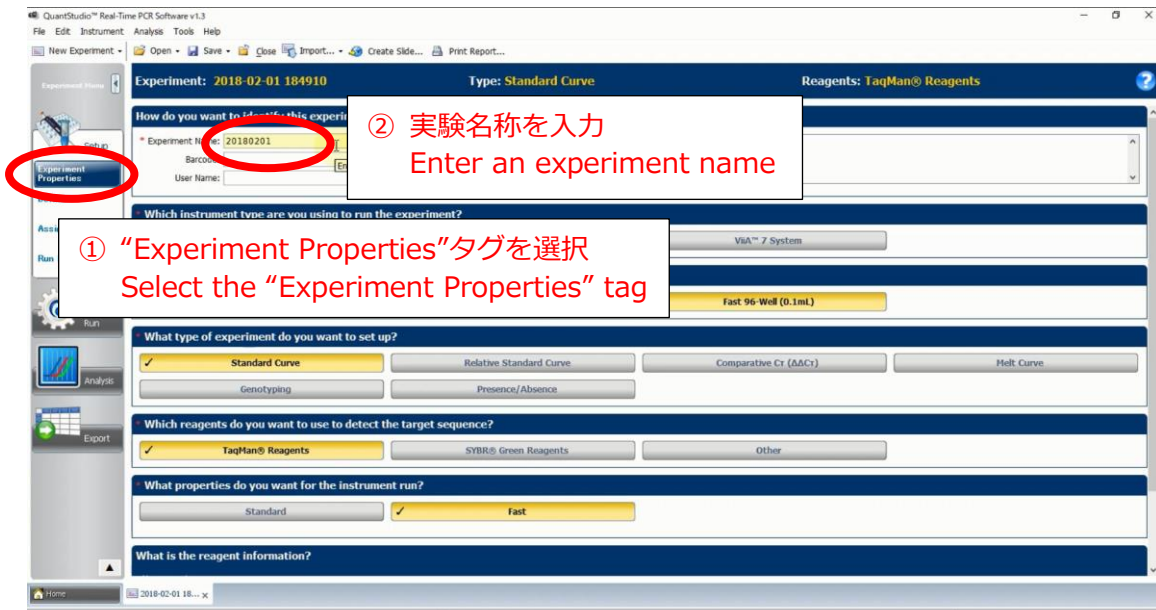

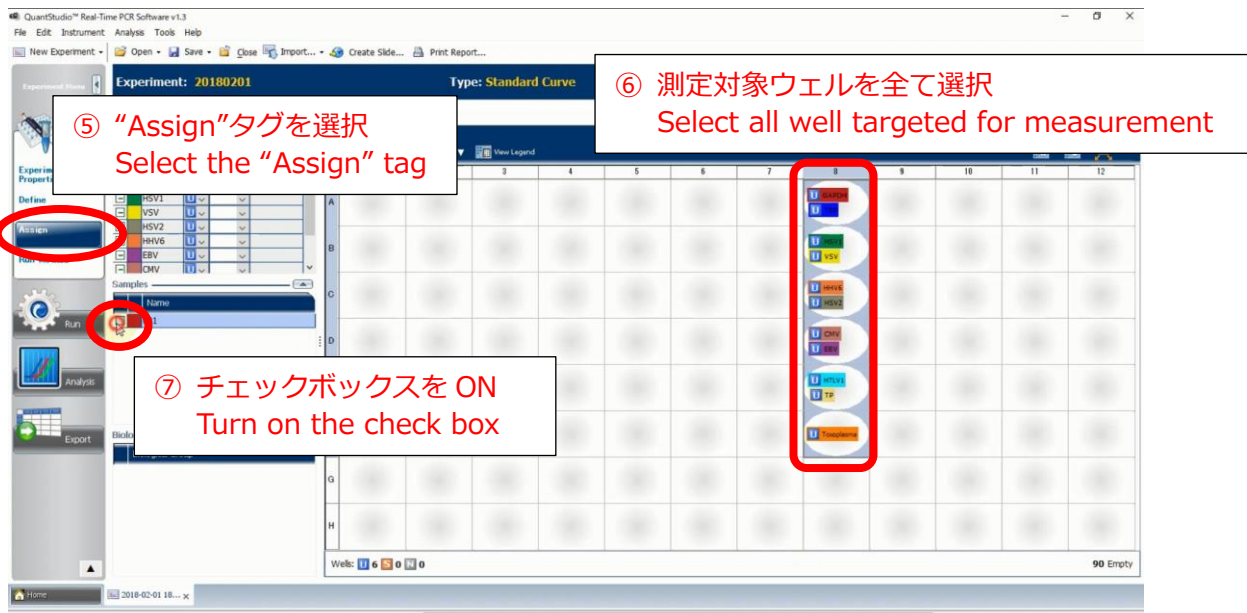

#### 4. 測定を開始する。

Start measurement

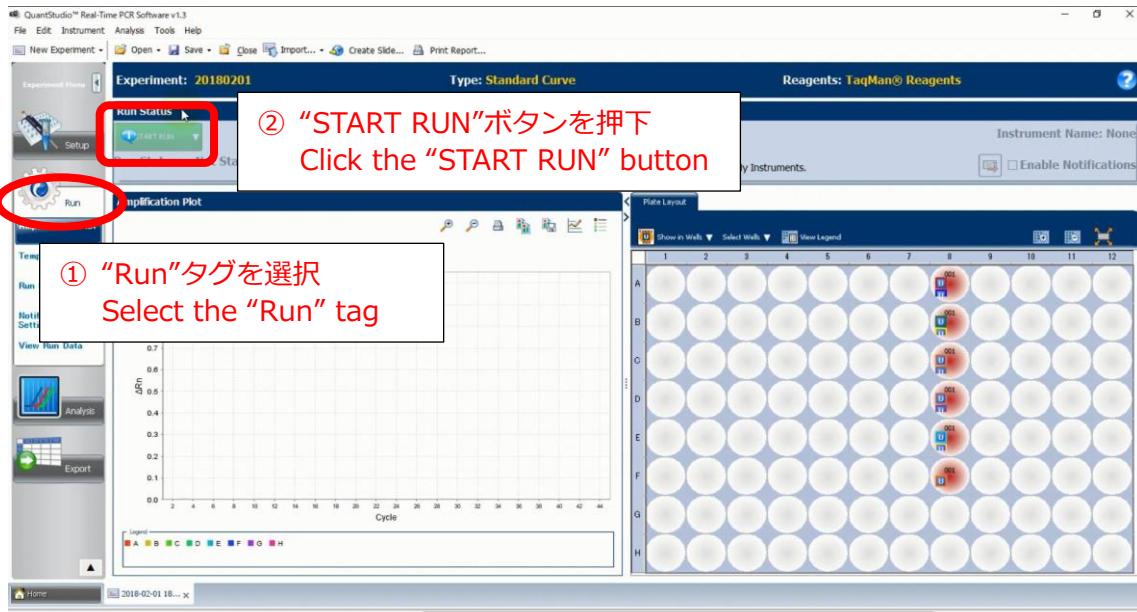

5. 測定結果を確認する。

Confirm the measurement results

必要に応じて拡大  
Zooming-in, if necessary

Linear Target

チェックボックスを OFF  
Turn off the check box

Ct 値を確認  
Confirm the Ct values

Well Summary: In Plate: 96 Set Up: 6 Analyzed: 6 Flagged: 0

① “Analysis”中の“Amplification Plot”  
タグを選択  
Select the “Amplification Plot” tag  
in the “Analysis” window

